



CS200Z：Z軸の操作



CS200XY：XY軸の操作

人間工学に基づいた快適な機器操作


CS200シリーズは快適な操作性を実現するため、お客様のご意見を基に、使いやすさと疲労軽減を重視し開発しました。手が触れる操作部には、滑りにくいラバーを施しています。CS200XY・CS200Zそれぞれの筐体側面に備えたボタンで、3段階の速度切り替えができます。さらに、デジチェーン方式で両機材を接続すると、XYZ軸を両手で同時に操作できます。



速度切り替えスイッチ

押すごとに 100%→25%→50% の順で切り替わる

製品番号	概要	税抜定価
CS200XY	XY軸の操作	73,000円
CS200Z	Z軸の操作	73,000円

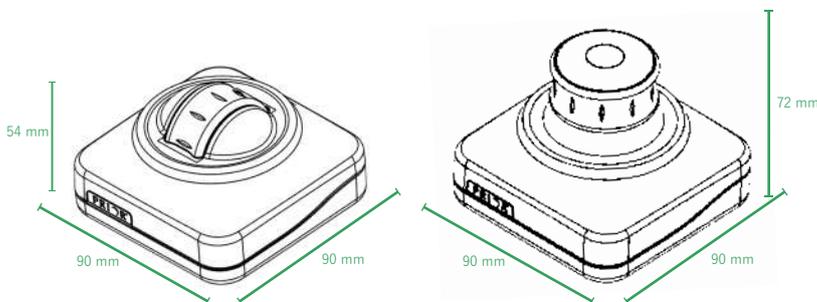

プライアー・サイエンティフィック株式会社


103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第三長岡ビル 10F
03-5652-8831 | info-japan@prior.com | http://www.priorjp.co.jp

CS200XYとCS200Z 並列接続図

接続方法の一例は下図の実線をご覧ください。破線の接続も可能です。同梱ケーブルを使い、適宜、接続してください。

 CS200シリーズ間の接続

 コントローラとの接続

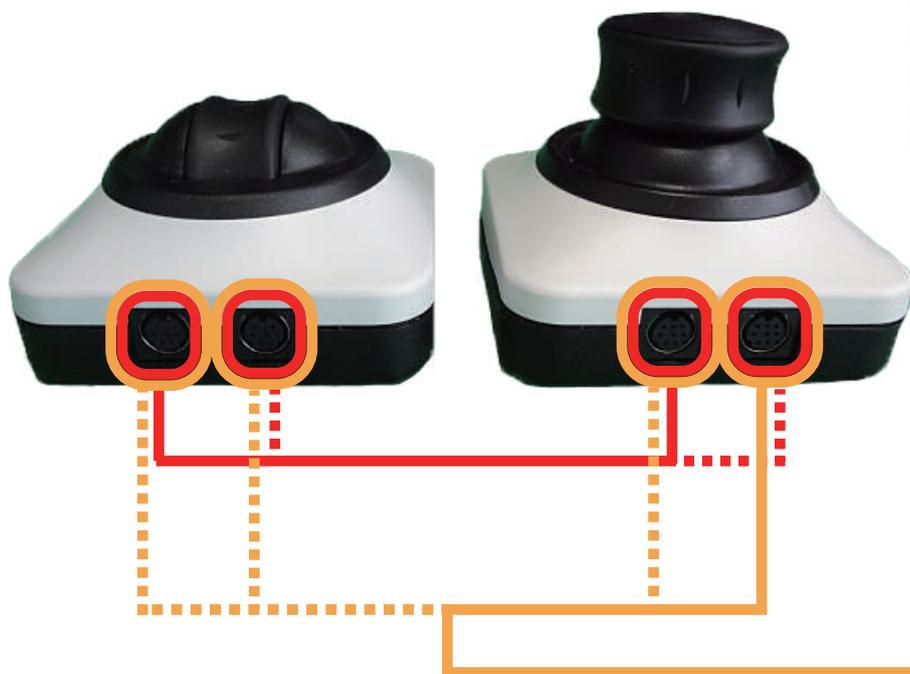

【CS200XYとCS200Zをコントローラへ接続】

- ① 同梱されている接続ケーブルを取り出す
- ② 上図赤色実線で示すようにCS200XYとCS200Zを繋ぐ
- ③ 残りの1本は、オレンジ色実線で示すようにコントローラへ繋ぐ

※ ②、③は破線で示す接続方法も可能です。

※CS200XYもしくはCS200Zを 単独で使用する場合、2か所のケーブル端子どちらを使ってもコントローラとの接続が成立します。



接続後イメージ図